


## جارتست ۶ سلولي مدل JTR90

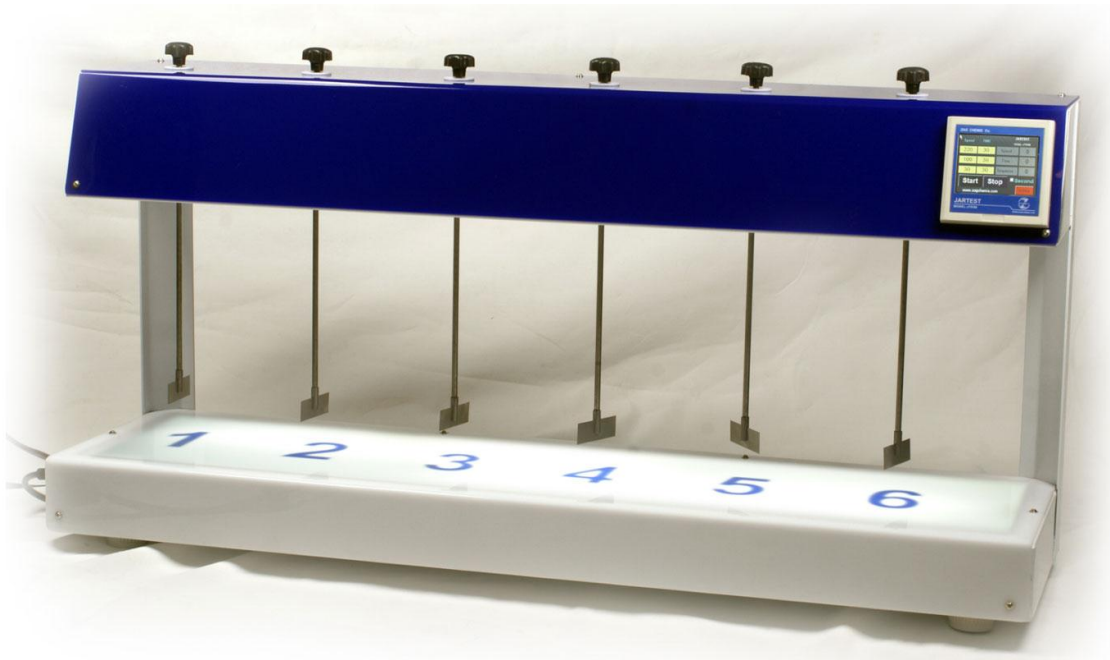

### مشخصات فني

جارتست ۶ سلولي با زمان سنج ، دورسنج و کنترل سرعت میکروپروسسوري صفحه لمسی رنگی

قابل تنظیم در ۳ استپ مختلف

قابلیت تنظیم دور از ۱۰ الي ۲۵۰ دور در دقیقه

قابلیت تنظیم زمان نامحدود

جنس پروانه و میله از استیل ۳۱۶

موتور جریان مستقیم بدون نوسان دور

ابعاد ۲۳۰ \* ۴۵۰ \* ۱۰۰۰ (میلیمتر)

## دستور کار جارتست ۶ سلولی :

۱- جهت روشن کردن دستگاه کلید on/off (کلید چراغدارکنار دستگاه) را در حالت روشن قرار دهید.

۲- کلید Reset را فشار دهید و بلافاصله کلید M (حافظه) را چند ثانیه فشار دهید. ننگه داشته تا بوق ممتد بزند.

۳- جهت تنظیم سرعت و زمان از ولوم های Speed ,Time استفاده نمایید جهت ذخیره اطلاعات فوق کلید Enter را فشار دهید.

۴- جارتست فوق قابلیت کار در ۳ مرحله را دارا ست، لذا جهت کار در مرحله دوم و سوم لازم است دوباره سرعت و زمان را تنظیم کرده و Enter نمایید.

◀ در صورت عدم نیاز به مرحله دوم یا سوم کافی است زمان را در مرحله مورد نظر صفر کنید. time:0

◀ از مزایای جارتست فوق قابلیت تغییر سرعت در زمان انجام کار است که با استفاده از ولوم Speed حتی در زمان اجرای برنامه نیز می توان سرعت را تغییر داد.

◀ در پایان کار دستگاه کلمه Finish روی مانیتور نمایش داده می شود.

◀ اطلاعات در حافظه دستگاه باقی است، چنانچه کاربر تمایل به اجرای مجدد برنامه داشته باشد کافی است یکبار کلید Reset را فشار داده و سپس Enter کنید.

◀ در صورتیکه دستگاه خاموش شده و سپس روشن شود اطلاعات در حافظه باقی است و با فشار کلید Enter برنامه قبلی اجرا می شود.